

## ICP-MS Protocol

1. 犧牲小鼠後，秤每個器官之重量
2. 將各器官分別放入 15ml 的離心管中，加入 2ml 硝酸  
(因肝比較大所以需加入 4ml 硝酸)
3. 離心管蓋子稍微轉開(不要鎖緊)
4. 將離心管統一放入燒杯中，至於加熱板上隔水加熱使其沸騰 (T:180-200 °C)  
溶完之後加 ddH<sub>2</sub>O 至離心管標記 10ml
5. 送測 (儀器代碼: ICP000200)